

Mode d'emploi pour flacons douche oculaire

Les flacons douche oculaire (selon norme EN 15154-4), remplis avec de l'eau, sont conçus comme produit de premier soin pour le lavage des yeux afin d'enlever des corps étrangers – avant de passer à un traitement thérapeutique.

En cas de secours

- **Enlever le capuchon protecteur**
- **Se pencher sur le flacon ou bien tenir le flacon au dessus de l'oeil**
- **Ecarter les paupières à l'aide du pouce et de l'index**
- **Appuyer le pulvérisateur légèrement contre l'orbite en gardant l'oeil ouvert et rincer suffisamment en appuyant à plusieurs reprises sur le corps du flacon. Consulter ensuite un medecin!**

En cas de réflexe permanent de fermer les yeux, la personne accidentée n'est probablement pas en mesure de se rincer suffisamment les yeux. Dans ce cas, un secouriste doit lui venir en aide.

Les flacons douche oculaire doivent régulièrement passer un contrôle visuel. A vérifier que le cachet de protection soit toujours indemne.

Après utilisation, verser tout reste d'eau éventuel; si le flacon a été ouvert – le cachet de protection est détruit – verser également le contenu.

Durée de stockage pour le contenu: 2 ans sous conditions que le flacon reste fermé et le cachet de protection soit toujours indemne. La date limite d'utilisation est indiquée sur une étiquette.